


## 80ml 氧化锆球磨罐（适用于 SFM-3 系列球磨机，带有不锈钢护套）

### YSZ-80



飞驰行星球磨机，500RPM，15分钟  
氧化锆罐&球

合肥科晶摆振球磨机，1000RPM，30分钟  
氧化锆罐和球

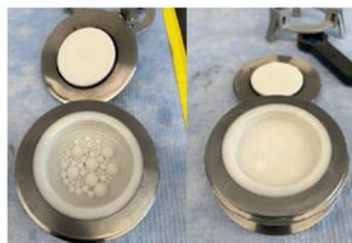

该球磨罐适用于 MSK-SFM-3、MSK-SFM-3-1 或 MSK-SFM-3-II 球磨机，可避免在密闭条件下受到铁或其他无机污染。

材质	<ul style="list-style-type: none"><li>• 氧化锆（纯度&gt;99.99%）；</li><li>• 硬度：&gt; 8.5 莫氏；</li><li>• 密度：~5.9 g/cm<sup>3</sup></li></ul>
容积	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80ml</li></ul>
包含	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 个带不锈钢外壳的氧化锆罐（包含两个 O 形圈以密封氧化锆罐）；</li><li>• 请点击下侧图片订购锆球：<a href="http://www.kjmti.com/product/14124.html">http://www.kjmti.com/product/14124.html</a></li></ul>



适用设备

- 该球磨适用于 MSK-SFM-3、MSK-SFM-3-1、MSK-SFM-3-II、MSK-SFM-1S、MSK-SFM-GB

尺寸

- 具体尺寸可点击下方图片

重量


- 0.72kg

应用提示

- 注意: 氧化锆罐在空磨时,可能会导致氧化锆罐和球会有一些的碎裂,请参考下面的图片;
- 为了避免球磨罐和球的污染,研磨前请先将 1/3 体积的样品装入罐中。建议先从慢速开始研磨,让粉末涂到壁和球的表面上,然后再加快速度。
- 对于空气敏感的材料,可以先在惰气手套箱放好样品和球,然后

在外面进行球磨。

飞驰行星球磨机，500RPM，15分钟  
氧化锆罐&球

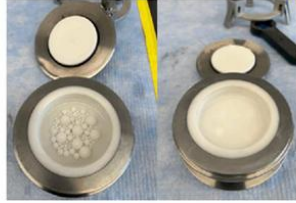

合肥科晶摆振球磨机，1000RPM，30分钟  
氧化锆罐和球

